



HASSAS TERAZİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-04
İlk Yayın Tarihi	08.08.2015
Revizyon Tarihi	05.07.2022
Revizyon No	02
Sayfa	1/1

Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	08.08.2015	İlk Yayın.
01	18.04.2016	Yürürlük Yetkilisinin Değişimi.
02	05.07.2022	'Hazırlayan', 'Sistem Onayı' ve 'Yürürlük Onayı' Kısımlarının Kaldırılması.

1. AMAÇ

Bu talimat Üniversitemizin Temel Uygulamalar Laboratuvarında bulunan Hassas Terazinin kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Temel Uygulama Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- 5.1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
- 5.2. Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sol tarafında bulunan kısımda kırmızı çizgi ile belirtilen yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayınız.
- 5.3. On/off düğmesine basarak cihazı açınız.
- 5.4. Pencereleler açılarak, Tartım kabı tartım bölmesi ortalanarak konur. Pencereleler kapatılır.
- 5.5. “→0/T←” tuşuna basılarak darası alınır, tartılacak malzeme tartım kabına eklenir.
- 5.6. Tartımı gerçekleştirdikten sonra tartım kabını dışarı alınız.
- 5.7. Kullandığımız spatülü, cihazı ve etrafını temizleyiniz.
- 5.8. Cihazı kapatınız ve cihazın içerisine nemden korumak için silika jel paketini yerleştiriniz.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu